


Vous avez commandé le produit : détection infrarouge pour la mécanique format A1.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

1. Composition du colis

A la réception de ce colis, commencer par vérifier son contenu.

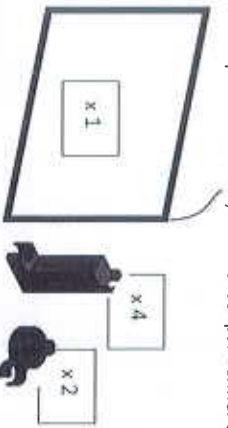

De gauche à droite : le détecteur IR (dimensions utiles : 892 x 644 mm) ; 4 pieds supports pour table mécanique (332080) ; 2 réhausseurs pour mobiles à jet d'encre : 332082.

Le lien de téléchargement est fourni dans une enveloppe avec le produit.

2. Montage pour utilisation sur table mécanique - réf. 332080



Placer les 4 pieds supports aux angles de la table mécanique
référence : 332080.



Placer le détecteur IR sur les pieds supports.



Placer les réhausseurs pour mobile sur chaque mobile à jet
d'encre – réf 332082.



3. Installation du logiciel



Avec votre produit, une enveloppe est fournie, elle contient le code de téléchargement du logiciel.
Installer puis lancer le logiciel en suivant la procédure fournie dans cette enveloppe.

NB : le logiciel est composé d'une aide disponible dans l'onglet « Aide » : partie basse de l'interface.

Avant de placer le capteur, à l'aide du logiciel, vérifier les axes X et Y du cadre en utilisant le logiciel fourni.

Vous pouvez réaliser le mouvement de votre choix. A noter, les chocs sont également reconnus par le logiciel.

Pour ce grand capteur, choisir « le capteur 2 » dans le panneau de gauche du logiciel.

Le logiciel se nomme "Atelier Scientifique"

Notice de montage

Vous avez choisi Jeulin pour équiper vos salles de TP, et nous vous remercions de votre confiance.

Cette notice est à lire impérativement avant de commencer le montage de votre produit.

1- Déballage


L'emballage de la table a été conçu spécifiquement par nos équipes afin de protéger au mieux votre nouvelle table à mobiles autoportés.



1- Image de la composition. De gauche à droite : la table, les accessoires, le lot de feuilles.

Lors du déballage, vérifier la composition suivante :

- 1 table
- 3 pieds avec mollette de serrage
- 1 ring élastique
- 4 anneaux
- 1 lot de 50 feuilles FORMAT A1 placé sous la table.
- 4 supports de ring

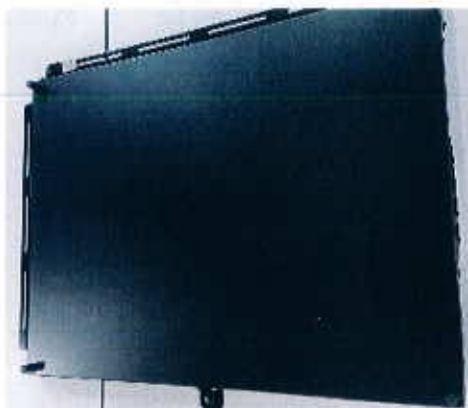

2- Image de la table.

La table doit être posée à plat pour la suite du montage et du réglage.



3- Images du lot de 50 feuilles fourni.

Table pour mobiles à jet d'encre
Réf. 332 055

2- Montage

Visser chaque pied dans les 3 cornières : la partie filetée de chaque pied doit ressortir de la cornière. Visser ensuite la molette colorée sur chaque partie filetée dépassante – voir images ci-dessous.



4- Montage des pieds sur les cornières

Pour le placement du ring, visser la partie supérieure des 4 supports de ring.



5- Visser la partie supérieure des 4 supports de ring.

Ensuite, passer le ring dans les anneaux et les anneaux sur chacun des plots de la table. Le ring doit être suffisamment serré pour que le mobile ne tombe pas lors de vos manipulations.



6- Placement du ring et serrage.

3- Réglage d'horizontalité de la table

Placer le mobile au centre de la table et l'allumer, visser ou dévisser les pieds de la table afin que le mobile ne bouge plus.

Table pour mobiles à jet d'encre
Réf. 332 055



7- Mobile placé sur la table.

4- SAV

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers. Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées. Veuillez contacter :

JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France
0 825 563 563*
* 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe